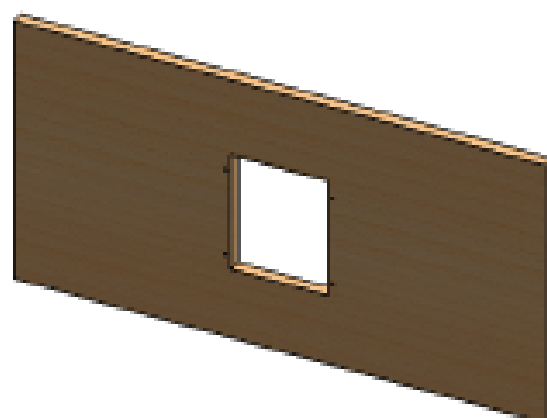
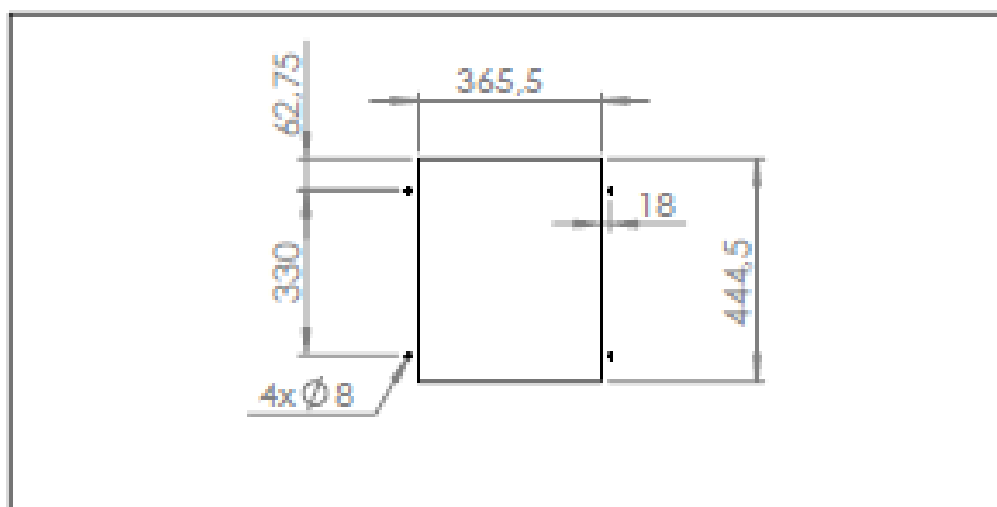



INSTALLATION DE LA HOTTE ENCASTREE HI2P

1ère étape: Réaliser le trou rectangulaire ainsi que les perçages ci-dessus.

2ème étape: Fixer les 2 cornières à la table au niveau des 4xØ8 à l'aide de vis à bois.

3ème étape: Fixer la hotte aux cornières.


4ème étape: Poser la GRILLE HI2P de telle sorte que les 4 cornières soient plaquées contre les 4 côtés de la table.

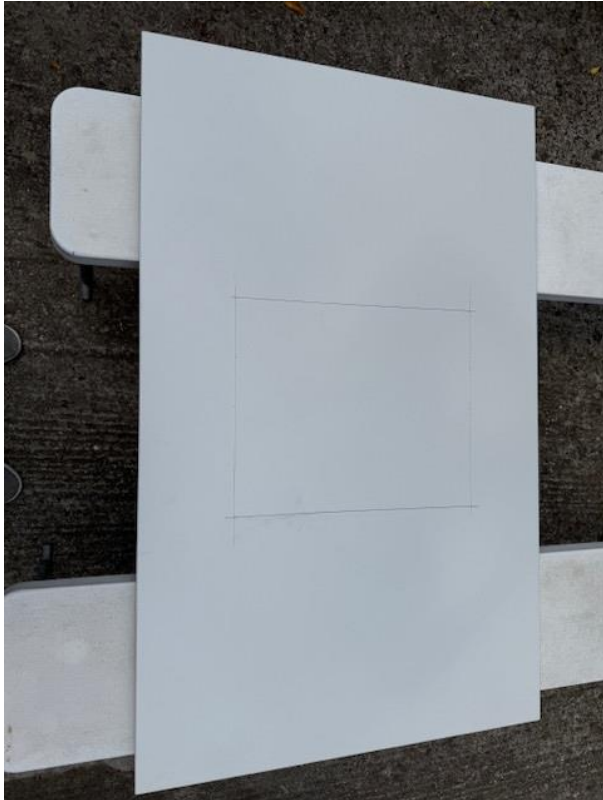

Tracer un trou de dimension 444.5 x 365.5 mm



Utiliser une scie sauteuse. Amorcer le trou dans chaque angle à la scie cloche ou à la perceuse

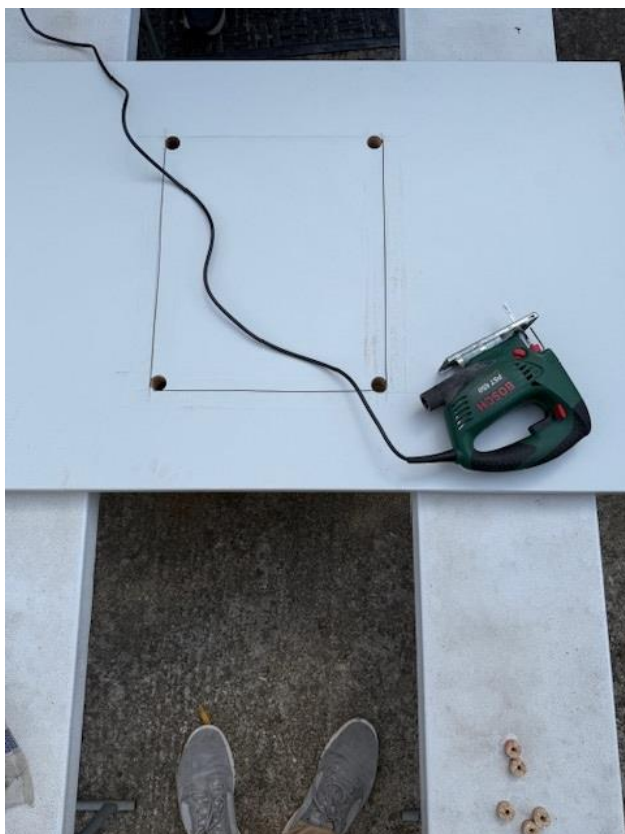

Puis percer un trou rectangulaire.





Positionner et centrer la hotte avec ses deux grandes cornières dans l'ouverture réalisée.

Pré percer les 4 trous de fixation des grandes cornières en sous-face du plan de travail.



Visser les cornières à la table avec 4 vis à bois et au caisson d'aspiration avec des vis auto taraudeuses.

Remarque : les cornières sont adaptées à des tables d'épaisseur 40 à 50 mm. Pour des épaisseurs plus fines, il conviendra de mettre des rondelles ou des entretoises sur les vis à bois de manière à descendre le niveau du caisson par rapport au-dessus de la table.



Terminer en positionnant la grille au-dessus du caisson.

4 petites cornières permettent de caler le caisson aux 4 angles. La grille n'est pas fixée et peut se retirer simplement en la soulevant.